

Expérience du chemin Babord

Matériel :

- Bioréacteur avec son turbulent et un agitateur magnétique
- 15 mL de solution d'individus à tester
- Éprouvette graduée de 25 mL
- Tige aimantée pour récupérer le turbulent
- Petit cristalliseur pour jeter **la solution** d'individus s'ils sont en solution. **Ne jamais jeter dans l'évier, il y a un turbulent à récupérer !**
- Pissette d'eau distillée pour nettoyer
- Éprouvette 25 mL
- Console ExAO
- Capteurs à choisir en fonction des consignes et de la fiche de matériel d'ExAO à disposition
- 1 seringue pour injecter eau distillée et le glucose
- Solutions : eau distillée, glucose 25 g/L

Protocole :

1. Mettre 15 mL de solution d'individus dans la cuve centrale du bioréacteur
 2. Placer le turbulent dans la cuve centrale
 3. Mettre les capteurs dans les espaces prévus à cet effet du couvercle du bioréacteur
 4. Placer les caches noirs dans les fentes du bioréacteur
 5. Lancer l'agitation
 6. Préparer 1 mL d'eau distillée dans la seringue et la placer dans le petit trou du bioréacteur
 7. Paramétrer le logiciel :
 - **cocher « superposition des courbes »** (utilisation de la fiche d'aide correspondante)
 - **durée de l'expérimentation : 15 min**
- Appeler le maître du jeu pour vérification**
8. Lancer l'acquisition (utilisation de la fiche d'aide correspondante)
 9. A **t=3 min**, injecter **délicatement** le contenu de la seringue
 10. A **t=5 min**, enlever les caches noirs
 11. Préparer 1 mL de solution de glucose dans la seringue et la placer dans le petit trou du bioréacteur
 12. A **t= 7 min** injecter **délicatement** le contenu de la seringue
 13. A **t=12 min** remettre les caches noirs

Enregistrer les résultats de l'expérimentation

Poster les résultats dans Classroom dans un fichier GoogleDocs

Appeler le maître du jeu pour vérification