

Expérience du chemin Médian

Matériel :

- Enceinte humaine
- Elève
- Console ExAO
- Capteurs à choisir en fonction des consignes et de la fiche de matériel d'ExAO à disposition
- Tuyaux, filtre antibactérien, embout buccal

Protocole :

1. Mettre les capteurs dans les espaces prévus à cet effet de l'enceinte humaine

Un premier élève :

2. Se pincer le nez lors de l'acquisition
3. Paramétrer le logiciel :
 - **cocher « superposition des courbes »** (utilisation de la fiche d'aide correspondante)
 - **durée de l'expérimentation : 4 min**

Appeler le maître du jeu pour vérification

4. Lancer l'acquisition (utilisation de la fiche d'aide correspondante)

Un deuxième élève :

1. Se pincer le nez lors de l'acquisition
2. Paramétrer le logiciel :
 - **cocher « superposition des courbes »** (utilisation de la fiche d'aide correspondante)
 - **durée de l'expérimentation : 4 min**

Appeler le maître du jeu pour vérification

3. Lancer l'acquisition (utilisation de la fiche d'aide correspondante)

Enregistrer les résultats de l'expérimentation

Poster les résultats dans Classroom dans un fichier GoogleDocs

Appeler le maître du jeu pour vérification