



Menu général	
	<p>1 Nouveau 3 Imprimer 5 Lancer acquisition 2 Enregistrer 4 Tableur 6 Fenêtres en mosaïque</p> <p><i>Commandes au clavier</i> F10 Lancer la mesure F12 Marqueur repère* Echap : Arrêter la mesure</p>
Menu des paramètres d'acquisition	Actions et procédures
<p>Afficher la liste des courbes</p> <p>Retour au menu d'acquisition</p> <p>Liste des capteurs</p> <p>Superposition des Courbes</p> <p>Durée de l'acquisition modifiable</p> <p>s : seconde min : minute</p>	<p><u>ATTENTION A DECOCHER DECOMPTE (Case en haut à droite).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifier l'échelle : en agissant directement sur les axes avec la souris ou en double-cliquant sur les axes pour entrer un minimum et un maximum précis manuellement. • Faire une mesure précise sur le graphique : clic droit sur le graphique puis «réticule». • Obtenir plusieurs mesures précises: utiliser la fonction tableur. <p><i>Commentaires sur le graphique :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter un titre ou un texte: clic droit sur la courbe puis «Créer commentaire». Le commentaire s'affiche dans le graphique supérieur, il peut être déplacé après validation (titre de 2^{ème} graphique, légende de flèche). <p><i>Modifications éventuelles :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifier un commentaire : double-clic sur le commentaire. • Retrouver la courbe d'origine : si la courbe d'origine est sur le graphique mais qu'elle a été perdue en changeant les échelles, faire un double clic sur son nom (titre des ordonnées) dans la fenêtre du graphique pour la calibrer de nouveau. <p><i>Récupération des expériences d'autres binômes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher toutes les fenêtres : «mosaïque» (8).

* Le marqueur repère permet de pouvoir marquer une action au cours de l'acquisition