


Menu général

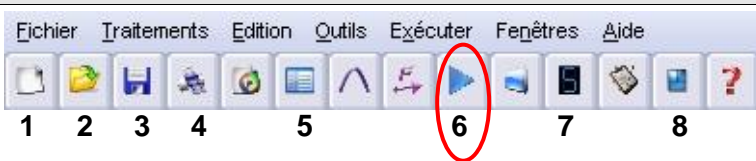

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 Nouveau | 4 Imprimer | 7 Afficheur numérique |
| 2 Ouvrir | 5 Tableur | 8 Mosaïque |
| 3 Enregistrer | 6 Acquisition | |

Commandes au clavier

- F10 Lancer la mesure **F12 Marqueur repère** Echap : Arrêter la mesure

Menu des paramètres d'acquisition

Afficher la liste des courbes


Retour au menu d'acquisition

Liste des capteurs

Superposition de courbes

Durée de l'acquisition modifiable

s : seconde
mn : minute

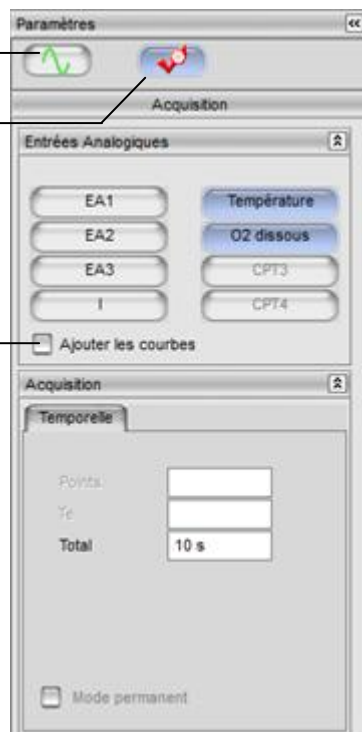

Actions et procédures

- **Ajouter** une nouvelle courbe dans un graphique déjà existant : **cocher** la case «Ajouter les courbes» **avant de lancer** la nouvelle mesure.
- **Afficher** une courbe de la liste dans une nouvelle fenêtre ou dans une fenêtre existante : depuis la liste des courbes, **cliquer-glisser** le titre de la courbe voulue vers un des axes des ordonnées.
- **Attribuer** à une courbe l'autre axe des ordonnées indépendant du premier : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée puis «passer sur l'autre ordonnée».
- **Modifier** l'échelle : en agissant directement sur les axes avec la souris ou en double-cliquant sur les axes pour entrer un minimum et un maximum précis manuellement.
- **Faire une mesure** précise sur le graphique : clic droit sur le graphique puis «réticule».
- **Obtenir plusieurs mesures précises**: utiliser la fonction tableur.

Commentaires sur le graphique :

- **Ajouter** un titre ou un texte: clic droit sur la courbe puis «Créer commentaire». Le commentaire s'affiche dans le graphique supérieur, il peut être déplacé après validation (titre de 2^{ème} graphique, légende de flèche).
- **Ajouter** des flèches sur la courbe : clic droit sur la courbe puis «Créer flèche». **Tracer** la flèche.

Modifications éventuelles :

- **Retirer** une courbe du graphique : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée puis «retirer».
- **Modifier** un commentaire : double-clic sur le commentaire.
- **Retrouver** la courbe d'origine : si la courbe d'origine est sur le graphique mais qu'elle a été perdue en changeant les échelles, **faire** un double clic sur son nom (titre des ordonnées) dans la fenêtre du graphique pour la calibrer de nouveau.

Récupération des expériences d'autres binômes:

- **Afficher** toutes les fenêtres : «mosaïque» (8).